

STIMPLUN MEÐ RODAC SKÁLUM

Stimplun með Rodac skálum.

1. Muna að sótthreinsa hendur fyrir sýnatöku, eða fara í einnota hanska.
2. Lokinu er lyft varlega af skálinni og yfirborð hlaupsins lagt á þann flöt sem þarf að skoða.
3. Ýtt er með fingri á skálina svo að hún leggist vel á flötinn, en varast ber að ýta svo fast að skálin renni út undan sér.
4. Halda skálinni á fletinum í c.a.10 sek.
5. Þá er skálinni lyft varlega upp af fletinum og skálinni lokað.

Skálin er síðan ýmist send á rannsóknastofu til ræktunar eða hún geymd við stofuhita (22°C í lágmark 72 klst.) og taldar á henni kóloníur (sjáanlegar kúlur) sem vaxið hafa, og niðurstöður skráðar í eftirlitsbók.

Fjöldi	Árangur þrifa	
<1	Gott	Fullnægjandi
1-10	Sæmilegt	
11-100	Lélegt	Ófullnægjandi
>100	Mjög lélegt	

Heimild:

Vinnuhandbók fyrir örverurannsóknir á matvælum og neysluvatni frá Matvælastofnun.